



## 中央研究院 小鼠診所 動物房空氣落菌監測報告

### 一、空氣落菌監測：

1. 檢測時間：11/ 20/ 2009 (mm/dd/yyyy)
2. 材料與方法：
  - a. 材料：培養基 Blood Agar Plate (啟新生物科技)
  - b. 方法：
    - (i) 在動物房尚無人員出入前，打開培養皿，
    - (ii) 置於指定位置放置 30 分鐘。30 分鐘後蓋好培養皿。
    - (iii) 將培養皿倒置，於 37°C 培養箱中培養 48 小時，  
取出後計算落菌數量並紀錄。

### 二、檢測結果：

製表日期：11/ 23/ 2009 (mm/dd/yyyy)

編號	48hr (CFU/plate)	備註	
1	0	三方 緩衝區	進風口下方
2	0		進風口下方
3	0		回風柱前
4	0	走道	回風柱前
5	0	動物房 A	進風口下方
6	0		進風口下方
7	0		回風柱前方
8	0	走道	進風口下方
9	0	動物房 B	進風口下方
10	0		進風口下方
11	0		回風柱前方
12	0	走道	進風口下方
13	0	動物房 C	進風口下方
14	0		進風口下方
15	0		回風柱前方
16	1	後走道緩衝區	進風口下方
17	0	走道	回風柱前方
18	0		進風口下方
19	0		進風口下方

檢測人員 黃鴻文

黃松嵐



三、採樣位置圖：詳見 附件一

四、結果判讀：


■ 合格：

依據中央研究院生物醫學科學研究所動物中心標準，飼養動物之動物房，空氣落菌數量不可多於100 CFU/plate，故合格。

□ 不合格。處理：

獸醫師 黃松嵐

附件一

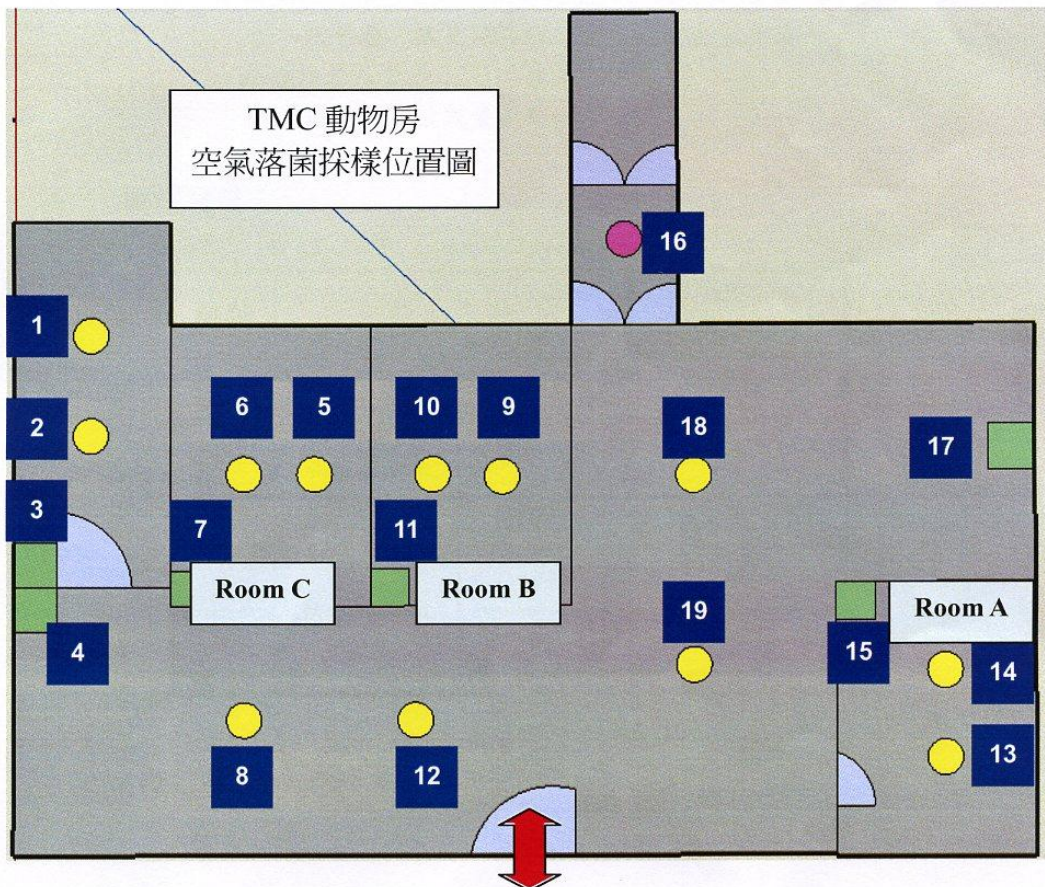



## 中央研究院 小鼠診所 動物房水質總生菌數檢測報告

### 一、水質總生菌數檢測：

1. 檢測時間：11/ 20/ 2009 (mm/dd/yyyy)
2. 材料與方法：
  - (1) 材料：培養基 Blood Agar Plate (啟新生物科技)、200  $\mu$ l Pipetman、已滅菌 200  $\mu$ l tip、無菌 15 ml 離心管
  - (2) 採樣地點與樣品來源：
    - a. 地點：TMC 動物房
    - b. 樣品來源：
      - (i) 動物房內水槽 RO 水：待水流 2 分鐘後採樣
      - (ii) 動物飲用水：取自生醫所後棟 2F 洗滌室 RO 水，加入 HCl，使 pH=2.7
  - (3) 方法：
    - a. 取 10 ml 樣本於離心管。
    - b. 樣本經充分混合後，依無菌操作方式取檢體 100  $\mu$ l，滴入培養基，搖晃使其均勻分布於培養基表面。
    - c. 採樣培養基置於 37°C 培養箱中培養 48 小時，取出後計算落菌數量並紀錄。


### 二、檢測結果：

製表日期：11/ 23/ 2009 (mm/dd/yyyy)

編號	樣品來源		48hr (CFU/plate)
1	動物房內 水槽 RO 水	動物房 A	TNTC
2		動物房 B	0
3		動物房 C	0
4	動物飲用水	#1	0
5		#2	0

\* 註：TNTC: Too Numerous To Count 菌落太多無法計數

採樣人員 

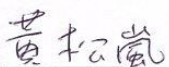檢測人員 



三、採樣位置：詳見附件一。

四、結果判讀：

■ 合格：

依據中研院生醫所動物中心標準，動物飲用水之水質總生菌數不可多於20 CFU/plate，故合格。

□ 不合格。處理：

獸醫師 黃松嵐

附件一

